

Reiniging van de interne lens van de Micron Kit

Eerste reiniging – Droge methode

1. Begin met het gebruik van een lange wattenstaaf die volledig droog is. Houd de Micron Kit onder een hoek zodat u de interne lens en het doel duidelijk kunt zien. Poets de lens voorzichtig met het wattenstaafje, zonder te veel druk uit te oefenen.

Indien verdere reiniging vereist is – Alcoholmethode

1. Als er nog zichtbaar vuil of vlekken achterblijven, neem dan een nieuw wattenstaafje en maak dit licht vochtig met een kleine hoeveelheid alcohol of ontsmettingsalcohol. Reinig de lens voorzichtig en zorg dat het staafje niet te nat is.
2. Laat de lens na het reinigen minstens 5 minuten drogen voordat u verdergaat, omdat eventuele restvocht schaduwen of artefacten op het beeld kan veroorzaken.

Beeld controle

1. Zodra de lens schoon lijkt, bevestigt u de telefoon of camera opnieuw aan het apparaat en schakelt u deze in. Plaats een lege slide in het apparaat om de interne symbolen en lijnen scherp te stellen. Zo kunt u de beeldkwaliteit beoordelen en controleren of er nog vlekken of vuil aanwezig zijn.

Reinigen van het slide-spoor (indien nodig)

1. In gevallen waar zich grote stukken vuil of aanhoudende vlekken bevinden, gebruik de meegeleverde witte microvezeldoek om het interne slide-spoor schoon te maken.
2. Steek de doek in het spoor vanaf dezelfde zijde als waar de slide normaal in het apparaat gaat (nooit vanaf de zijde gemarkeerd met een 'X'). Gebruik een lange wattenstaaf of een vergelijkbaar hulpmiddel om voorzichtig één hoek van de doek in het spoor te duwen totdat deze aan de andere kant verschijnt, zodat u hem kunt vastpakken en doortrekken. Wees tijdens deze stap voorzichtig om te voorkomen dat u kracht uitoefent die het apparaat kan beschadigen.

